

Mesures cheville NAO

Lancer le logiciel cheville NAO angle kit.


Menu



Cliquer sur l'icône encadrée pour réaliser les mesures.

Si besoin lors des essais cliquer sur la poubelle pour supprimer des essais. Attention cela modifie le numéro des essais conservés.

Réaliser un essai

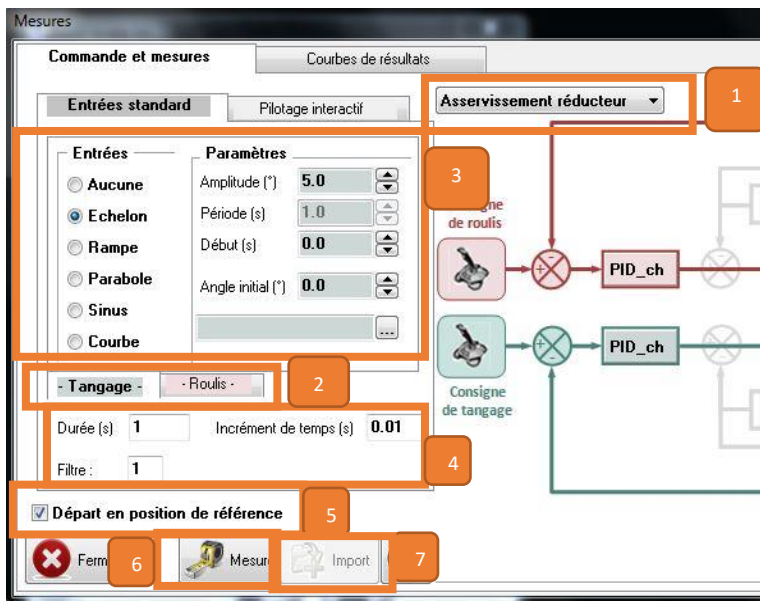

Sélectionner l'onglet Commande et mesures

1. Choix du type d'asservissement
2. Choix de l'axe (Penser à faire un échelon de 0° sur l'axe que l'on ne souhaite pas commander)
3. Réglage de l'entrée
4. Réglage du temps d'acquisition
5. Si coché la cheville se place en position de référence avant l'essai
6. Lance la mesure
7. Import des résultats pour pouvoir les tracer (**A faire à la fin de chaque mesure sinon elle est perdue !**)

Tracé des mesures

Sélectionner l'onglet Courbes de résultats



1. Choix du nombre de courbes tracées par mesure
2. Sélectionner la case que vous souhaitez modifier/compléter puis sélectionner soit le paramètre que vous souhaitez tracer dans 3 soit le temps (5) soit une formule à rentrer en cliquant sur 8.
4. Choix des mesures qui seront tracées (possible d'en sélectionner plusieurs)
6. Trace les courbes (si la fenêtre a été réduite avant et non fermée, elle sera toujours réduite)
7. Sauvegarde des données au format excel (A ouvrir avec open office sur l'ordinateur du lycée)